

Metóduš betöltése a READSENSOR-ra:

A) A számítógépen: (hajtsa végre a következőket)



A következő lépéseket kövesse az olvasón a kalibráció megváltoztatásához:

1. Csatlakoztassa az olvasót a számítógéphez;
2. Nyissa meg az LFM (Manage/Beállítás) programot;
3. Válassza a 'Configuration' menüpontot a felső sorban;
4. Válasszon ki egy sort, amire rákattintva a sor sárga színnel kijelölésre kerül (vagy egy már meglévő sort, ami így eltávolításra fog kerülni);
5. Kiklikkeljen a 'to Device' gombra a jobb oldalon és válassza ki a számítógépről az új batch azonosítóhoz tartozó kalibrációs fájlt.

— *Érdemes a már nem használt, korábban feltöltött kalibrációkat letörölni az olvasóról a Manage/Beállítás program segítségével, ebben az esetben a kiválasztott, sárga színnel kijelölésre került sort a 'Delete' gomb segítségével letörölhetjük.*

Result	Configuration	About	
	Test Setup Name	Test Setup ID	
1	TWIN_MK_MRL_V5	KIT020	
2	MELA_MK_250_V5	KIT029	
3	TRI_MK_MRL_V5	KIT035	
4	AFLA_MK_0.05_V5	KIT041	
5	QUINO_MK_MRL_V5	KIT038	
6	SULFA_MK_MRL_V5	KIT039	
7	CAP_MK_10_V5	KIT040	
8	MEL_101_V1	MS00101	
9	KIT042 MELAF_MK	1	
10	BETAXP_MK_MRL_V6	KIT044	
11	BETA_MK_MRL_V5	KIT050	
12	TWIN_FLUO_MK_MR	KIT051	
13			
14			
15	CHECK_V5	ACC090	

User1	User2	User3	User4	User5	User6	User7	User8	User9	User10	
VC	CB	DA	Other							

Company1	Company2	Company3	Company4	
UNISENSOR	3, Rue du Dossay	Wandre	Belgium	

Firmware	<input type="text" value="V 2.2.13"/>	
-----------------	---------------------------------------	--

GUI	<input type="text" value="5"/>	
------------	--------------------------------	--

B2